

LABTOP™ - Instruções de uso

- 1** Colocar a junta EPDM no raccord macho G1/4"



- 2** Encaixar o raccord na saída de gás da garrafa



- 3** Introduzir o tubo (Inox/PTFE) no raccord duplo até fixar.
Apertar à mão ao máximo e finalizar o aperto com uma chave, girando 1/4 de volta.



- 4** Verificar que o regulador está fechado (Pressão de saída a 0)



- 5** Abrir a válvula on/off da garrafa



- 6** Regular a pressão de utilização

